

## Voraussetzungen für die Installation des AcceCLEAN™

Sie haben sich für das AcceCLEAN™ entschieden. Vielen Dank dafür! Sie haben eine gute Wahl getroffen. Damit dieses System von Beginn an Ihre Arbeit im Labor entlastet, empfehlen wir, die folgenden Punkte für die Installation zu beachten:

1. Das System wird entweder von der Spedition oder durch einen unserer Mitarbeiter angeliefert (nur bei Bestellung der „Inbetriebnahme“). Offensichtliche Transportschäden empfehlen wir dringend, sofort bei dem Spediteur zu reklamieren. Für Transportschäden haftet LCTech nicht, da die Lieferung nach INCOTERM „EX WORKS“ erfolgt.

Das System wird im Karton geliefert, der beidseitig mit Griffen versehen ist.

Größe: 110 cm (Breite) x 65 cm (Tiefe) x 50 cm (Höhe)

Bruttogewicht: 43 kg (incl. Probenracks)

Sie sehen, das System ist nicht all zu schwer. Wir empfehlen, den innerbetrieblichen Transport auf einem Wagen oder durch min. zwei Mitarbeiter durchführen zu lassen.

2. Die Probenracks sind im Regelfall und sofern nicht anders auf den Papieren vermerkt dem System beige packt. Alles weitere Zubehör (z.B. Gläschen) sind separat gepackt.
3. Sollten Sie die „Inbetriebnahme“ mitbestellt haben, lassen Sie das System freundlicherweise in das Labor bringen, wo es aufgestellt werden soll. Lassen Sie es dort verpackt stehen. Das System wird von unserem Mitarbeiter im Beisein einer Kollegin/eines Kollegen aus Ihrem Haus bei der Inbetriebnahme ausgepackt.

Für das System wird eine Fläche von

**78 cm (Breite) x 58 cm (Tiefe) und 38 cm (Höhe)**

auf dem Labortisch benötigt. Für die benötigten Lösemittelflaschen (nicht im Lieferumfang!) ist links neben dem System ausreichend Platz vorzusehen.

Unter dem Labortisch und möglichst direkt unter der Aufstellfläche wird die Abfallflasche (nicht im Lieferumfang) aufgestellt. Bitte beachten Sie, dass ein freier Ablauf in die Flasche gewährleistet sein muss.

Die Umgebungstemperatur darf zwischen 5 und 35 °C liegen. Die Luftfeuchtigkeit darf 70 % nicht überschreiten.

Eine Steckdose (85 – 240 V, 50 – 60 Hz) muss in der Nähe des Systems vorhanden sein. Ein deutscher Kaltgerätestecker liegt bei, in anderen Ländern ist gegebenenfalls ein entsprechender Kaltgerätestecker bereit zu stellen.

4. Die Inbetriebnahme durch unseren Mitarbeiter umfasst folgende Punkte:
- Auspacken des Systems in Gegenwart eines fachkundigen Labormitarbeiters.
  - Aufstellen auf dem Labortisch
  - Überprüfung auf Vollständigkeit
  - Einweisung in die Technik des Systems und deren Handhabung
  - Anschluss der vorhandenen Lösemittelflaschen und der Entsorgungsflaschen (müssen komplett gestellt werden)
  - Einweisung in die Terminalsoftware
  - gemeinsame Programmierung eines Laufes
  - Durchführung eines Laufes (1 Rack/max drei Proben) mit Überprüfung und Einweisung in die Funktionalitäten

Eine applikative Unterstützung oder eine Überprüfung auf Wiederfindungsraten u.ä. ist nicht Teil der Gesamtleistung und ist daher auch nicht in der Inbetriebnahme enthalten.

5. Die Inbetriebnahme ist auf einen halben Tag (4 Arbeitsstunden) begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr **LCTech** Kundenservice

Telefon: 08081 – 93 68 15

E-Mail: [service@LCTech.de](mailto:service@LCTech.de)