

Wartungsempfehlungen

Um das Pinnacle PCX von Pickering Laboratories in gutem Zustand zu erhalten und Ausfallzeiten zu minimieren, wird eine jährliche Wartung des Systems empfohlen.

Die Instandhaltung des Pinnacle PCX lässt sich sehr einfach mit den angebotenen Kits und Anleitungen durchführen.

Wie die Wartung im Detail durchzuführen ist, finden Sie im Abschnitt „Maintenance“ im Handbuch für das Pinnacle PCX. Dieses senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Im Folgenden finden Sie einen generellen Wartungsplan. Der individuelle Wartungsplan für Ihr System ist abhängig von der Benutzung. So ist, wenn das PINNACLE PCX intensiv genutzt wird, eine häufigere Wartung zu empfehlen.

Für eine professionelle Wartung sind komplette Wartungs- und Verschlauchungs-Kits erhältlich (siehe Rückseite).



PINNACLE PCX von Pickering Laboratories, hier ein einstufiges System

Routinemäßige Wartung

- ✓ tägliche Prüfung auf Leckagen
- ✓ täglich Wasch- bzw. Spüllösungen des Pinnacle PCX erneuern
- ✓ Druckentwicklung beobachten und in einem Log-Buch festhalten

Vorsorge ist billiger als Reparatur

- ✓ Austausch der Ventil- und Pumpendichtungen alle 12 Monate
- ✓ Austausch des Reagenzienfilters (10µm) alle 3 Monate
- ✓ Austausch der kompletten Verschlauchung alle 24 Monate

Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot zu den Ersatzteilen, für eine Komplett-Wartung oder Fragen, wie Sie eine Wartung selbst durchführen können.

Pickering Laboratories bietet im Internet eine Übersicht über alle Ersatzteile mit Bestellnummern. Diese finden Sie unter www.pickeringlabs.com/partslookup/PinnaclePCX.asp

**Übersicht Wartungs- und Verschlauchungs-Kits
mit Bestellinformationen**

Bestellinformationen

Beschreibung	Bestell Nr.
Wartungs-Kit für das PINNACLE PCX (einstufig)* , bestehend aus: Pumpendichtungs-Kit (1452-0122) Ventildichtungen (1452-0201) Ersatzfilter 10 µm (3102-9040)	1000-1003
Wartungs-Kit für das PINNACLE PCX (zweistufig)* , bestehend aus: 2 x Pumpendichtungs-Kit (1452-0122) 2 x Ventildichtungen (1452-0201) 2 x Ersatzfilter 10 µm (3102-9040)	1000-1004
Vorsäulen Check Valve (empfohlen zusätzl. zum Wartungs-Kit)	3106-1007
Werkzeug für Ventil-Dichtungswechsel (nur Werkzeug)	1452-0200
Verschlauchungs-Kit für das PINNACLE PCX (einstufig) , enthält alle im System verbauten Schlauchleitungen in richtiger Länge, Ferrules und Fittings sind bereits vormontiert	1100-0501
Verschlauchungs-Kit für das PINNACLE PCX (zweistufig) , enthält alle im System verbauten Schlauchleitungen in richtiger Länge, Ferrules und Fittings sind bereits vormontiert	1100-0500
Pumpendichtungs-Kit (für eine Pumpe)	1452-0122
Ventil-Wartungs-Kit bestehend aus: Ventildichtungen (1452-0201) Werkzeug für Ventil-Dichtungswechsel (1452-0200)	1452-0202
Ventildichtungen (für ein Ventil)	1452-0201
Ersatzfilter 10 µm	3102-9040
Einmalige Komplett-Wartung des PINNACLE PCX (einstufig) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz	12816
Einmalige Komplett-Wartung des PINNACLE PCX (zweistufig) in Deutschland, Österreich oder der Schweiz	12817

* Für die erste Wartung empfehlen wir das Werkzeug für Ventil-Dichtungswechsel (1452-0200)